


Szybka instalacja analizatora DNA *Qsep₁₀₀*

20131223

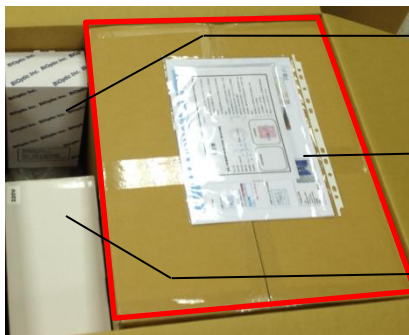

Karton z wkładami

Karton z *Qsep 100*

Karton ze sprężarką



Qsep₁₀₀


Zasilacz

CD z oprogramowaniem

Klucz zabezpieczający

Kabel USB

Instalacja:

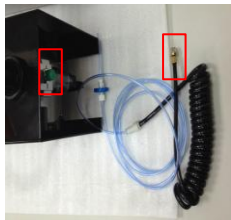

1. Wyjąć sprężarkę i połączyć ją z przewodem odprowadzającym sprężone powietrze (elementy do połączenia zaznaczono na czerwono)



2. Podłączyć kabel zasilający sprężarkę do gniazda zasilania



3. Podłączyć zasilacz analizatora do gniazda znajdującego się na tylnej ścianie obudowy *Qsep 100*



4. Podłączyć kabel USB do gniazda znajdującego się na tylnej ścianie obudowy *Qsep 100*



5. Wetknąć przewód doprowadzający powietrze ze sprężarki w samozaciskowy przepust znajdujący się na tylnej ścianie odbudowy *Qsep 100* a następnie włączyć sprężarkę



6. Usunąć piankę zabezpieczającą z komory reakcyjnej a następnie podłączyć kabel zasilacza analizatora do gniazda zasilania



Analizator DNA *Qsep₁₀₀* jest GOTOWY DO PRACY